

唾液采集器使用说明书

【产品名称】

通用名称：唾液采集器

【货号】43805

【规格】1人份


【预期用途】用于采集、保存、运输人类口腔唾液样本中的DNA。

【主要成分】本产品主要由三羟甲基甲烷、乙二胺四乙酸二钠、氯化钠等成分组成。

【储存条件及有效期】15~30℃避光保存，有效期24个月。

【使用方法】

1. 采集样本30 min 前，清水漱口、漱后禁食；
2. 放松并按摩脸颊，将唾液吐进漏斗，直至唾液（不含气泡）量达到唾液填充线高度；
3. 单手持管，确保收集管处于直立状态。用拇指按下防溅盖，直至听到咔哒声，确保盖子盖紧；
4. 另一只手轻轻拉动外露的封膜条带，使 DNA 稳定液缓缓流入收集管内，与唾液混合；
5. 保持收集管处于直立状态，拧下漏斗，并用收集管盖将收集管盖好并拧紧；
6. 将拧紧后的收集管上下颠倒混匀10~15次，放入包装袋内，并丢弃漏斗。

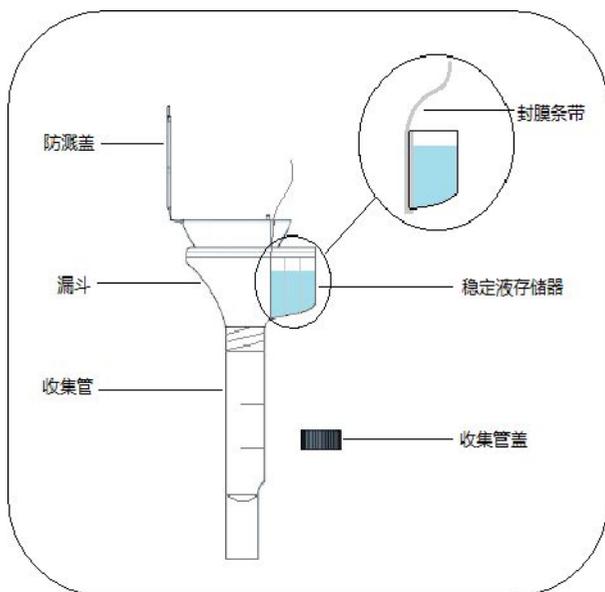

【注意事项】

1. 本品仅供科研使用；
2. 请您严格按照说明书使用本品；
3. 采集样本前30分钟内，请勿进食、饮水、吸烟或嚼口香糖；
4. 采集样本前，请勿拉动封膜条带。

【警告】

1. 如不慎将稳定液溅到眼睛或皮肤，请立即用清水冲洗并及时就医；
2. 收集管盖有哽咽危险，切勿吞食；
3. 使用前观察采集器是否有液体渗漏，若有，请勿使用并丢弃。

【联系信息】

企业名称：苏州海狸生物医学工程有限公司

地址：苏州市工业园区星湖街218号生物纳米园A6-101

联系电话：0512-85187639

传真：0512-85187635

邮政编码：215123

网址：www.beaverbio.com

有限使用商标许可

苏州海狸生物医学工程有限公司声明对其开发的或者与其他单位合作开发的所有内容和服务拥有或者与合作者共同拥有全部知识产权，受有关商标权、专利、版权等知识产权法律的保护。本产品的购买者享有的权利仅限于对所购买数量的本产品进行内部研究使用，并且该权利不可转让，亦不可用于任何商业应用，购买者无权对该产品或其任何一部分进行重新销售。如出于商业用途的使用（包括但不限于代理销售），则必须经过苏州海狸生物医学工程有限公司的书面许可，并在使用时注明来源和知识产权、版权等系苏州海狸生物医学工程有限公司所有的标记。如需获得其它权限信息，请联系Beaver@beaverbio.com，或者苏州海狸生物医学工程有限公司地址：苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A6-101，邮编215123。本产品由苏州海狸生物医学工程有限公司生产。

版权声明：

©2013 苏州海狸生物医学工程有限公司保留所有权利。本《用户手册》所呈现的任何内容，无论商标、设计、文字、图像和任何其他信息，未经特殊说明，其著作权均属苏州海狸生物医学工程有限公司所有。对于违反国家有关法律、法规，不尊重本声明，不经同意，擅自使用本《用户手册》内容并不注明出处的行为，本公司保留采取法律措施，追究其责任的权力。

需要支持，请访问：www.beaverbio.com/support或电子邮件：Service@beaverbio.com